



环保型GD肌肉固定液10ML

目录号：ABC1129

产品信息

产品名称

产品编号规格

环保型GD肌肉固定液10ML ABC1129 10ML（单管预装，50支/盒）

产品简介

组织病理学中，组织必须先经过及时有效的固定才能完成随后的包埋及切片。组织固定的作用在于保持组织、细胞的固有形态和结构，防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶，保存细胞内固有的物质，使细胞内蛋白质凝固，尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应，使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样，还能使组织硬化，便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本，能防止疾病的扩散；保存好大体标本。最后，固定还可增强染色的作用。甲醛是最常用的一种固定剂，穿透力强、固定均匀、组织收缩小、硬度适当，适用于绝大多数组织样本的固定。

本产品为环保型GD固定液，专门用于肌肉组织的固定。相较于常规固定液，本固定液可改善肌肉组织裂片的问题，获得高质量的肌肉组织切片。本产品的主要成分为福尔马林，冰醋酸和无水乙醇。

储存与运输

常温运输；阴凉干燥处保存，避免阳光直射，有效期24个月。

使用说明

新鲜取材的肌肉组织迅速投入到固定液中，组织与固定液体积比不小于1:10。

室温固定6-24 h左右即可。

注意事项

1. 请在通风良好的环境下使用，并做好防护，避免吸入。
2. 用完后请及时拧紧瓶盖，防止有效成分挥发。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

（产品包装升级中，以实物为准。）