

ABC® dsDNase (Thermolabile)

目录号: ABC3426

产品信息

产品名称	产品编号	规格
dsDNase (Thermolabile)	ABC3426-50UL	50 μL

产品简介

本产品 dsDNase (Thermolabile),是一种热敏感型的双链脱氧核糖核酸酶,是由毕赤酵母重组表达来源于 Shrimp 的脱氧核糖核酸酶。该双链脱氧核糖核酸酶特异性的剪切双链 DNA 中的磷酸二酯键,产生带有5′-磷酸和 3′-羟基末端的寡核苷酸。本产品特异性强,不会降解 RNA 及单链 DNA,并且本产品对热敏感,55℃处理 5 min 即可失活。它的这些特性非常适用于在反转录之前快速安全地去除 RNA 样品中的基因组 DNA 污染,简化工作流程,使得基因组 DNA 清除和 cDNA 合成在单管中进行。

来源: Shrimp 来源的脱氧核糖核酸酶, 毕赤酵母重组表达。

酶活定义: 在 25℃、pH 5.0 条件下,以大分子 DNA 为底物,每分钟使得反应体系 A₂₆₀增加 0.001 所需的酶量定义为一个酶活单位。

纯度: SDS-PAGE 检测纯度≥95%。

失活或抑制: 55℃处理 5 min 可使 dsDNase (Thermolabile)完全失活;金属离子螯合剂、SDS、高盐以及还原剂均可抑制 dsDNase (Thermolabile)的酶活性。

酶储存缓冲液: 25 mM Tris-HCl, 2 mM MgCl₂, 10 mM NaCl, 0.01% Triton X-100, 50% glycerol, pH 7.5。

10×Reaction Buffer: 200 mM Tris-HCl, 60 mM MgCl₂, pH 8.3.

储存与运输

冰袋 (wet ice) 运输; -20℃保存, 12 个月有效。

组成

Component Number	Component	ABC3426-50UL
ABC3426-1	dsDNase (Thermolabile)	50 μL
ABC3426-2	10×Reaction Buffer	100 μL
说明书		1 份

操作步骤

1. 推荐反应体系:

Component	Volume
dsDNase (Thermolabile)	1 μL
10×Reaction Buffer	1 μL
RNA 样品	Up to 8 μL
Nuclease Free Water	To 10 μL

按上述反应体系加样后轻轻混匀后于 37℃孵育 2 min 左右, 即可有效去除 RNA 样品中双链 DNA 污染。

2. 若处理过的 RNA 样品后续用于反转录,须将体系在 55℃加热 5 min 以充分灭活 dsDNase (Thermolabile)。

注意事项

- 1. 酶制品使用时应放在冰盒内或冰上,使用完后应立即置于-20℃保存,建议分装保存;
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途,不用于临床诊断!