

ABC® Western Protein Marker I (可显影)

目录号: ABC2104

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Western Protein Marker I	ABC2104-250UL	250 μL

产品简介

本产品 Western Protein Marker I 由 8 种高纯度的重组蛋白和 2 种预染重组蛋白组成, 指示的蛋白质分子量大小为 12-154 kDa (~12、22、28、38、50、62、~70、78、113、154 kDa), 其中 70 kDa 为橙红色预染条带, 12 kDa 为蓝色预染条带, 方便动态观察蛋白质电泳状态或判断蛋白质转膜效果。22、28、38、50、62、78、113、154 kDa 等 8 种重组蛋白可以结合几乎所有类型抗体, 可与目的蛋白质同时结合抗体并经 ECL 或其他方式显色。

产品特点:

1. 70 kDa 为橙红色预染条带, 12 kDa 为蓝色预染条带, 便于观察电泳状态, 判断转膜效果和方向;
2. 8 个 Marker 条带可以与目的蛋白质一同显色, 方便显色后及时判断目的蛋白质分子量大小(无需经典方法在膜上对蛋白质分子量标准条带做标记和比对);
3. 8 个 Marker 条带没有标记或偶联其他分子, 所指示蛋白质分子量大小更精确。

储存与运输

冰袋 (wet ice) 运输; -20°C 保存, 有效期 12 个月。

组成

Component Number	Component	ABC2104-250UL
ABC2104-1	Western Protein Marker I	250 μL
ABC2104-2	Dilution Buffer	2 mL
说明书		1 份

操作步骤

1. 本产品为即用型, 无需加入还原剂或加热, 取 -20°C 保存的 Western Protein Marker I 于室温下解冻后轻轻充分混匀后即可使用;
2. 对于使用**一抗为鼠源抗体**建议取本产品 5 μL 与实验样品同时进行蛋白电泳; 对于使用**一抗为兔源抗体**建议将本产品利用提供的 Dilution Buffer 稀释 4 倍后取 5 μL 与实验样品同时进行蛋白电泳; 建议有条件的实验室在初次使用本产品时可以根据自身的实验条件和实验习惯通过预实验确定合适的稀释比例, 这样既可以节约成本, 同时也可获得效果更佳的实验图片;
3. Western Protein Marker 使用完后及时保存于 -20°C (建议分装保存使用)。

注意事项

1. Western Protein Marker I 不能 100°C 加热或者煮沸, 否则会导致蛋白条带发生降解或失去效果;
2. 若 Western Protein Marker I 显色条带较粗时, 可以用 Dilution Buffer 适当稀释后使用, 稀释后 Marker 中两个预染蛋白条带颜色会相应变弱, 属于正常现象;
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

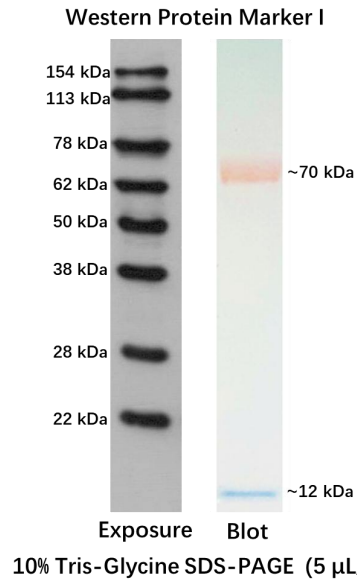


图 1. Western Protein Marker I 分子量大小

产品仅供科研用途，不用于临床诊断！