



显影液

目录号：ABC2041

产品简介

本产品用于Western、Northern、Southern等实验中感光后的胶片显影，需和定影液（ABC2042）配套使用，也可以作为ABC2037显影定影试剂盒的补充试剂。

保存条件

常温（避免超过30°C）保存与运输，有效期12个月。

使用说明

1. 在暗室中，将曝光后的胶片完全浸没在显影液中，显影1-5 min（@25°C），具体时间可根据显影情况调整。
2. 除去显影液，将显影后的胶片用水冲洗干净。
3. 将胶片置于定影液中定影1-5 min（@25°C）。
4. 取出胶片用水清洗，除去残余试剂。将胶片晾干，存档备用。

注意事项

1. 本试剂可反复回收使用。
2. 使用过程中显影液、定影液需用不同的容器，防止显影液、定影液相互污染。
3. 如果胶片发灰，很可能是胶片已经曝光，建议使用暗室专用红灯。
4. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！
(产品包装升级中，以实物为准。)