



5×蛋白上样缓冲液（非还原型）

目录号：ABC2048

产品简介

本产品蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料，5倍浓缩的蛋白上样缓冲液，用于非还原的SDS-PAGE蛋白样品的电泳上样。本产品主要成分包含Tris-HCl缓冲液、甘油、SDS及溴酚蓝。

储存与运输

冰袋（wet ice）运输；-20°C保存，有效期12个月。

操作说明

1. 按每4 μ L蛋白样品与1 μ L 5×蛋白上样缓冲液（非还原型）的比例充分混合均匀。
2. 金属浴或者沸水浴加热3-5 min，使蛋白样品充分变性。
3. 冷却至室温后即可加到点样孔中。

注意事项

1. 使用前确保产品充分复温。
2. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

（产品包装升级中，以实物为准。）