

ABC[®]核酸清除剂

目录号：ABC3038

产品信息

产品名称	产品编号	规格
核酸清除剂	ABC3038-250ML	2×250 mL
	ABC3038-500ML	2×500 mL

产品简介

本产品核酸清除剂由溶液 A 和溶液 B 两种溶液组成。两种溶液单独使用时无核酸降解作用，等比例混合后具有强大的核酸降解功能，可在短时间内清除各种物品表面以及空气中的高水平污染 DNA 和 RNA，可用于实验室内核酸污染的清除，能够完全降解 PCR 灵敏度水平上的污染 DNA 和 RNA。

储存与运输

常温（room temperature）运输；2-8℃密封保存，12 个月有效。

组成

Component	ABC3038-250ML	ABC3038-500ML
核酸清除剂 溶液 A	250 mL	500 mL
核酸清除剂 溶液 B	250 mL	500 mL
说明书	1 份	

使用方法

1. 将试剂瓶盖取下换上喷头，喷头开关能旋转调节，不用时请将喷头上方调整至“X”，即表示无法喷洒；使用时调整至“……”，即表示直线喷洒状态；调整至花洒图标时，表示多方向喷洒。
2. 在实验台、生物安全柜、超净台、仪器设备、塑料或玻璃容器、移液器等需要清洁的物品表面先喷洒溶液 A，然后在同样位置立刻喷洒溶液 B，静置 5-10 min，用蒸馏水润洗表面，然后使用干净的吸水纸擦干（可用蒸馏水反复润洗物品表面多次后再用吸水纸擦干）。

注意事项

1. 本产品使用安全，无毒、无腐蚀性、无刺激性，但不要直接喷洒接触皮肤、眼睛和粘膜。若接触，立即用大量清水冲洗干净。
2. 本产品仅限用于仪器设备表面可以擦拭清洁的位置，使用后用蒸馏水润洗擦拭干净。
3. 使用完本产品后应当关闭喷头，保证产品密闭保存。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套进行操作。

本产品仅供科研用途，不用于临床诊断！

版本号：V1.2-202205